

Bedienung des Vakuumgefäßes

- Kontrolliere, ob die Dichtung (blauer Ring) gleichmäßig in der Rille des oberen Randes des Unterteiles sitzt
- lege den Deckel zentrisch (nicht seitlich verschoben) auf das Vakuumgefäß



- stecke den blauen Schlauch in das Ventil
- Achtung: nach dem ersten Widerstand muss sich der Schlauch noch etwa 3 – 4 mm weiter hineinschieben lassen, erst dann sitzt er auch richtig!



- stecke das andere Ende des Schlauches mit dem weißen Adapter mit festem Druck auf den Kolbenprober



- halte den Kolbenprober mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen am Griff des Kolbens.
- beachte, dass der Schlauch dabei locker bleibt und du zu Beginn den Deckel nicht vom Unterteil ziehst.

Beim Hineindrücken des Kolbens schließt das untere Ventil und die Luft entweicht über das obere.

Bedienung des Vakuumgefäßes



Am Manometer kannst du sehen, dass bei jedem Herausziehen des Kolbens der Druck im Vakuumgefäß kleiner wird.

- umso kleiner der Druck desto mehr musst du dich anstrengen

Bei Bedarf kann der Schlauch vom Ventil entfernt werden:

- drücke mit Zeige- und Mittelfinger den Kunststoffring gegen das Ventil
- gleichzeitig kannst du den Schlauch aus dem Ventil ziehen



Zum Belüften des Vakuumgefäßes einfach das Einlassventil zur Seite kippen.

